

超音波洗淨機使用方法

2015 年 9 月

1. 將電源線接至 AC100 的插座。
2. 將待洗物品放入清洗籃內，再置入水槽內。
3. 按下電源開關鍵 POWER(ON/OFF)，時間設定(SET TIME)，指示燈亮螢幕顯示”1”，視待洗物件髒污程度，按設定鍵 SET(▲/▼)上下自行調整清洗時間(最多 99 分鐘，具倒數功能，且終止前 10 秒即有蜂鳴器提示告知)。如需連續清洗，按設定鍵 SET(▼)往下按至 0 即可。待設定完成，按下清洗開關鍵 SONICS (START/STOP)，指示燈亮即開始動作。
4. 需加熱時，務必先將水槽內水位加滿至 70-80%，再按下選擇鍵 (MODE)後，(SET TEMP)指示燈亮螢幕顯示”1”，設定鍵 SET(▲/▼)上下自行調整溫度(最高 99°C)。設定大於槽內溫度時，HEAT ON 指示燈亮即表加熱中，HEAT ON 指示燈滅即表示加熱完成。

負責老師：許益超老師；分機：1721

超音波洗淨機注意事項

2015 年 9 月

1. 電壓是否使用正確。
2. 洗淨機應平放並保持周圍乾淨，如有洗劑溢出，應迅速清洗乾淨。
3. 若水槽內無水時請勿操作使用。
4. 請勿使用銳利工具在槽內刷洗，更應避免刮傷或撞擊水槽內部。
5. 避免使用強酸強鹼之洗劑。
6. 盡量避免連續使用超過一小時。
7. 更換洗劑時，避免溫差太大，以避免振動器損壞。
8. 長時間使用時，請確保溫度不超過 70°C 為佳。
9. 機器表面清理，以乾布擦拭即可，避免以汽油及溶劑擦拭。
10. 機器不用時，請拔除電源線，以維持機器壽命。

負責老師：許益超老師；分機：1721